

Дизельное топливо

Колонка: Rtx[®]-1 PONA
100 м × 0,25 мм × 0,5 мкм

Restek Cat.#: 10195

Газ-носитель: Гелий 21,3 см/сек при 50°C

Термостат: изотерма 50°C в течение 5 мин
нагрев от 50 до 320°C со скоростью 2°/мин

Испаритель: 300°C, 1,0 мкл пробы с делением 1:75

Детектор: ПИД, 250°C, без подпитки
расход водорода 20 см³/мин,
расход воздуха 200 см³/мин

Хроматограф: КристалЛюкс-4000
+ UniChrom

От C1 до C27
Более 850 пиков!

