

Коньяк «Белый Аист»

www.unichrom.com

Колонка:

HP-INNOWAX

60 м × 0,53 мм × 1,0 мкм

HP Part No.:

19095N-126

Газ-носитель:

Водород 49,2 см/сек при 50°C

Термостат:

изотерма 50°C в течение 1 мин
нагрев от 50 до 160°C со скоростью 4°/мин
изотерма 160°C в течение 10 мин

Испаритель:

210°C, 1,0 мкл пробы с делением 1:10

Детектор:

ПИД, 250°C, без подпитки
расход водорода 30 см³/мин,
расход воздуха 300 см³/мин

Хроматограф: Цвет-500 + АЦП LNet

+ UniChrom

