


Смесь пестицидов

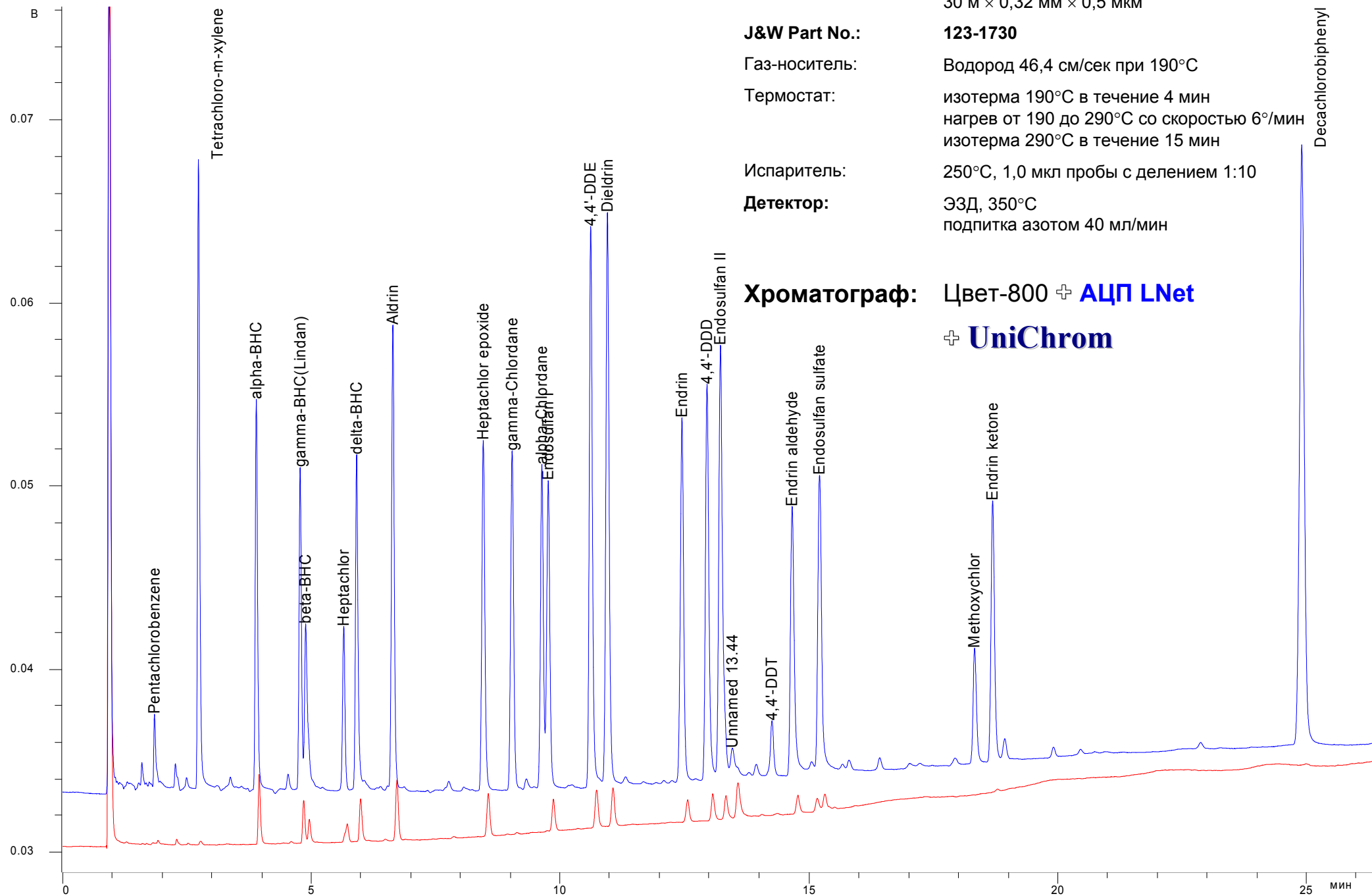

Колонка:

DB-608

www.unichrom.com

30 м × 0,32 мм × 0,5 мкм

J&W Part No.:

123-1730

Газ-носитель:

Водород 46,4 см/сек при 190°C

Термостат:

изотерма 190°C в течение 4 мин
нагрев от 190 до 290°C со скоростью 6°/мин
изотерма 290°C в течение 15 мин

Испаритель:

250°C, 1,0 мкл пробы с делением 1:10

Детектор:

ЭЗД, 350°C
подпитка азотом 40 мл/мин

Хроматограф:

Цвет-800 + АЦП LNet

+ UniChrom